

Check-lista

- Upewnij się, czy wszystkie próbki zostały poprawnie opisane (tożsame nazwy z formularzem informacji o próbce).
- Zabezpiecz próbki przed otwarciem poprzez oklejenie kilkoma (min. 3) warstwami parafilmu.
- Umieść próbki na zamykanym stojaku/raku lub umieść je w 50ml probówce typu Falcon z dodatkowym wypełnieniem np. ręcznikiem papierowym, aby próbki nie uszkodziły się w transporcie.
- Włóż odpowiednią ilość icepacks (dla przesyłki zawierającej DNA) lub suchego lodu (dla przesyłki zawierającej RNA lub biblioteki do sekwencjonowania). Upewnij się że próbki są otoczone przez materiał chłodzący.
- NIE umieszczaj w środku paczki żadnych dokumentów.
- Szczelnie zamknij paczkę przez oklejenie taśmą.
- W przypadku paczki zawierającej suchy lód - przyklej na boczną ściankę przesyłki wodoodporna etykietę - UN1845.
- W przypadku ponownego użycia styroboxu do przesyłki upewnij się, że wszystkie nieaktualne etykiety zostały usunięte.



Opiekun Klienta

tel: 888-873-951

e-mail: contact@weseq.it

web: www.weseq.it

weSEQ.IT

ul. Mariana Rejewskiego 80

44-251 Rybnik

NIP: 642-30-60-165